

PRODUCT INFORMATION

MycoDecon

Cat. No.: 34206

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hocheffektive Desinfektionslösung, besonders wirksam gegen Mycoplasmen, aber auch gegen Bakterien, Viren und Pilze.

Anwendung: MycoDecon ist eine spezielle Sprayformulierung für die Anwendung auf allen Laboroberflächen, inklusive Tische, Inkubatoren, Lagerboxen für Zellen, Behälter für Flüssigstickstoff.

Reinigung von Oberflächen:

- Sprühen Sie MycoDecon direkt auf die Oberfläche bis diese vollständig befeuchtet ist.
- Nach 5 min Einwirkzeit, trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen Papiertuch.
- **WICHTIG:** Entfernen Sie MycoDecon rückstandsfrei.

Bitte beachten: MycoDecon kann bei empfindlichen Oberflächen zu Verfärbungen führen. Deshalb sollten Sie zunächst vor Gebrauch an einer kleinen Stelle die Oberflächenverträglichkeit testen.

Reinigung von Laborgeräten:

- Tragen Sie DNADecon auf ein Papiertuch auf und säubern Sie die Oberflächen der Laborgeräte gründlich.
- Trocknen Sie die Oberflächen mit einem sauberen Papiertuch.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Nicht korrosiv, auf Alkoholbasis
- Nicht krebserregend

Lagerung Die Lagertemperatur beträgt + 15 °C bis + 30 °C.

Ver. 07/15