

## SERVA Tris-Tricine/SDS Electrophoresis Buffer (20x)

Cat. No. 42560

### Produktbeschreibung:

**Allgemein** Laufpuffer für die SDS-PAGE, 20x Konzentrat.  
Optimierte Formulierung für verbesserte  
Bandenschärfe, speziell bei Verwendung mit  
SERVAGe<sup>ITM</sup> Neutral pH 7.4 Gelen (Kat.-Nr. 43220).

---

<b>Zusammen- setzung</b>	Komponente	Konzentration
	TRIS	1,2 M
	Tricin	0,8 M
	SDS	2 %
	pH 8,5 ± 0,2	

---

**Lagerung** Die empfohlene Lagertemperatur ist +15 °C – +30 °C.

### Arbeitslösung:

Der Ansatz ist für 1 l 1x Laufpuffer beschrieben.

Zu 50 ml 20x Konzentrat werden 950 ml deionisiertes  
Wasser gegeben.

Konzentration der Komponenten in der 1x Lösung:

0,06 M TRIS  
0,04 M Tricin  
0,1 % SDS