

## PRODUKT INFORMATION

**Grotanol® FF 1 N**

**Kat.-Nr. 43440**

---

### Produktbeschreibung:

#### Allgemein

Mikrobiozider Systemreiniger zur Sanierung von Kreislaufsystemen.  
Ausreichend für 5L Reinigungslösung.

---

### Anwendung:

- **Ansatz:**

3% Grotanol in wässriger Lösung ansetzen. Das Kühlsystem bis zur Maximalmarkierung befüllen.

- **Reinigungsprozess:**

Am Kühler die Temperaturkontrolle ausschalten oder auf Raumtemperatur einstellen. Den Kühler starten und 24 Stunden umwälzen. Danach die Lösung auslassen und das System mit destilliertem Wasser füllen. 5 Minuten umwälzen, Wasser ablassen und so oft wiederholen bis das ausgelassene Wasser keine Verunreinigungen mehr zeigt.

- **Prüfung:**

Auf Fließgeschwindigkeit prüfen und, bei anhaltender Verminderung dessen, den Prozess wiederholen.

---

### Lagerbedingungen:

- +15 °C - +30 °C
- 

Ver 0423